


80-2 80-2B型离心机 碳刷更换操作说明

<p>机器症状</p>	<p>出现以下情况可能需要更换碳刷：电源指示灯亮，但转动无力或调至最高转速方可转动，该操作说明只针对我公司生产的80-2和80-2B型离心机。</p>	
<p>准备工作</p>	<p>需要准备的材料有：小起子1把，14号扳手1把，螺丝刀1把</p>	
<p>碳刷更换步骤</p>		
<p>步骤</p>	<p>文字描述</p>	<p>图片说明</p>
<p>1</p>	<p>用小起子按住离心机后侧的灰色小卡扣如图1，往里按，就可以拆开离心机的上盖和中盖（上盖和中盖连在一起），拆开的离心机图片如图2所示。</p>	<div data-bbox="742 526 1173 996">  <p>小起子按住灰色小卡扣，往里按</p> <p>图1</p> </div> <div data-bbox="742 996 1173 1489">  <p>图2</p> </div>
		<div data-bbox="742 1489 1173 1971">  <p>扳手逆时针旋转螺帽</p> <p>图3</p> </div>

2

取出套管，用扳手逆时针旋转螺帽，如图3所示，取出螺帽和小垫片，小垫片的图片如图4所示，将离心机头朝上提，卸下离心机头露出电机，如图5所示



图4


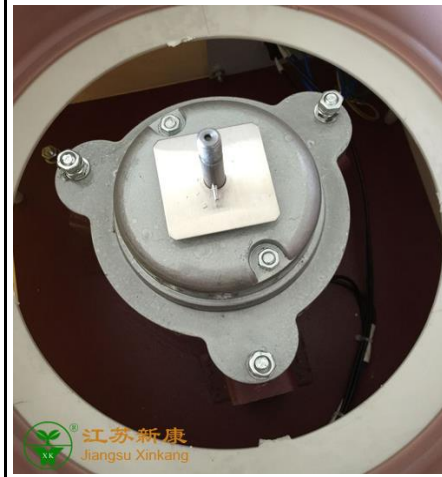


图5


3

倒转机器，将底板朝上，用螺丝刀将6个固定螺丝打开，如图6所示；再倒转机器，底板此时朝下，将离心机的外壳掀开，露出电机，如图7所示

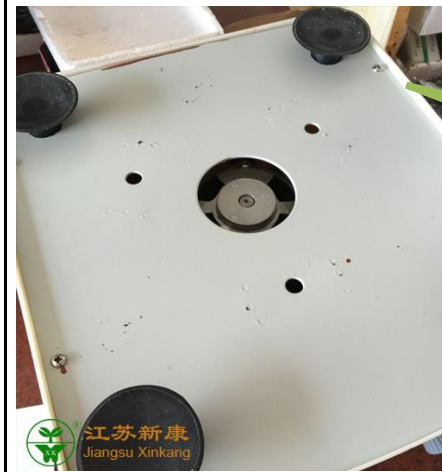

用螺丝刀将6个固定螺丝打开

图6

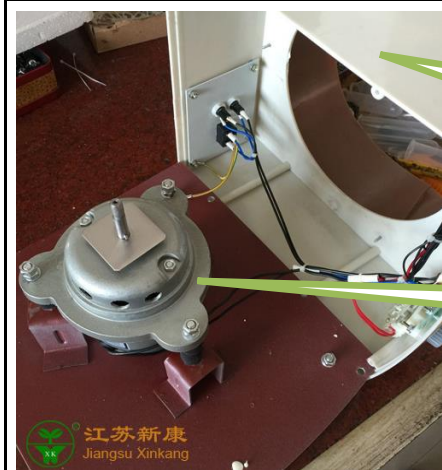

离心机外壳

电机

图7

4

电机两侧分别有一个黑色小帽，如图8所示，分别打开，取出旧碳刷，装上新碳刷，碳头朝里，弹簧朝外，如图9所示
注：碳刷一定要连上转子，否则电机不通电



注意：电机两侧均会有黑色小帽

图8



碳头朝里，弹簧朝外

图9

5

将外壳装上底座，如图10所示，安装上离心机头，如图11所示，放上小垫片，拧上螺帽，用14号扳手顺时针将螺帽拧紧，如图12所示



图10

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


图11




14号扳手顺时针将螺帽拧紧

图12




6 倒转机器，将底板朝上，用螺丝刀将6个固定螺丝拧紧，如图13所示；再倒转机器，底板此时应朝下

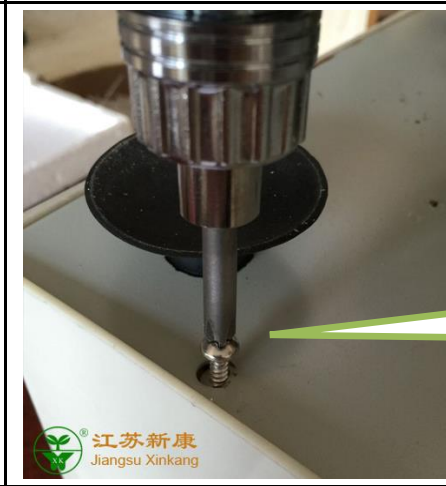


用螺丝刀将6个固定螺丝拧紧

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图13



7 安装离心机的上盖和中盖（上盖和中盖连在一起），先将前面的卡扣朝里卡好，如图14所示，按住离心机中盖的前部，借助小起子，将离心机后侧的灰色小卡扣卡进卡扣内，如图15所示，至此更换碳刷操作结束

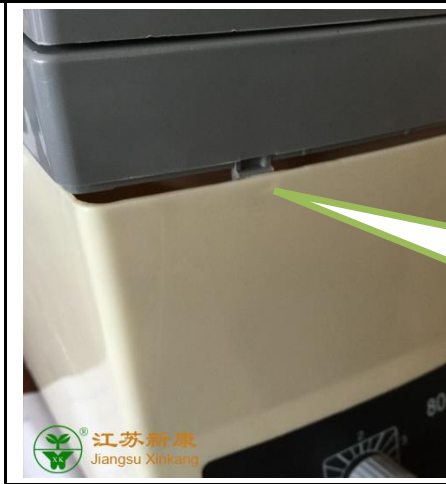

左右两边各有一个卡扣，先将这个卡扣跟离心机外壳扣好

图14



灰色小卡扣

灰色小卡扣需扣进这个卡扣内

图15

碳刷更换操作说明

江苏新康医疗器械有限公司
Jiangsu XinKang Medical Apparatus Co., Ltd.

购买方式	方式一：直接拨打我公司电话：400-1810-400 方式二：联系经销商购买
备注	1、若自行更换有困难，可直接拨打公司电话或联系当地经销商进行返厂更换 2、另我公司有无碳刷离心机，型号为80-2B-1，无需更换碳刷，运行更平稳，后期如有需要可选择该型号离心机